


2019

ICB TIMER

Timer digital 4 tiempos

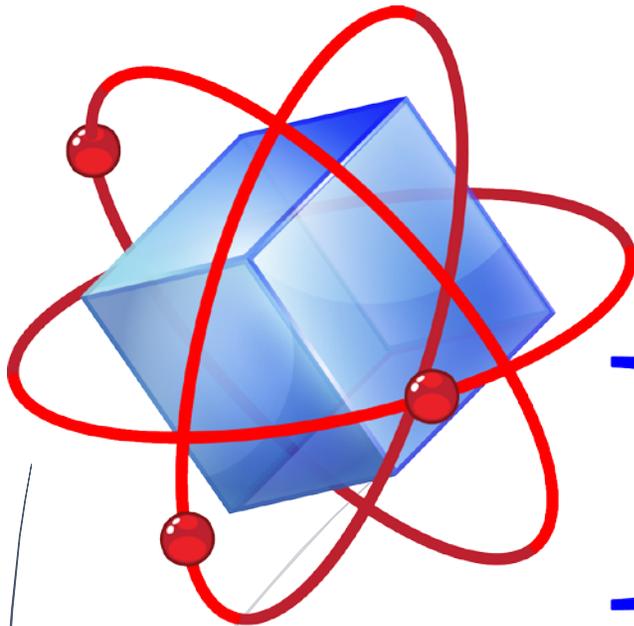

ICB

Manual de operación Timer de 4 tiempos



Características del producto.

1. El contador con pantalla de 4 canales y cronómetro, reloj y alarma.
2. La pantalla de 6 dígitos marca la hora, los minutos y segundos.
3. Conteo ascendente cuando llega a cero.
4. Conteo en descenso hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Resolución de conteo de 1 segundo.
5. Llamado de memoria para conteos descendentes.
6. La alarma suena por un minuto después de llegar a cero.

Modo de Reloj:

1. Oprima el botón de reloj para entrar al modo de reloj, se muestra la hora actual.
2. Oprima y sostenga el botón de START/STOP por 3 segundos para cambiar el formato entre 12/24 horas.

Ajuste del Reloj:

1. Oprima y sostenga el botón de reloj por 3 segundos (hasta que suene un bip) para entrar en la modalidad de reloj parpadeará la HORA, MINUTOS Y SEGUNDOS. Se mostrará la letra P en formato de 12 horas.
2. Oprima el botón de HORAS para avanzar a la hora deseada. Si se desea avance rápido oprima y sostenga por 2 segundos.
3. Oprima el botón de MINUTOS para avanzar a la fracción de hora deseada. Si desea avance rápido, oprima y sostenga por 2 segundos.
4. Oprima el botón de SEGUNDOS para poner a cero cuando se encuentre en el período de 00-29 segundos. Oprima la S también para poner el segundo dígito en cero y el dígito de minutos que avancen en incrementos de 1 cuando la pantalla muestre entre 30-59 segundos.
5. Cuando se haya puesto la hora deseada, oprima el botón reloj para regresar al modo normal de hora en la pantalla. Cuando el tiempo este corriendo, los indicadores T1, T2, T3 y T4 parpadearán en la pantalla. Se pueden poner los 4 tiempos simultáneamente. Cuando el tiempo alcance el

valor cero, se escuchará un zumbador el cual corresponderá al indicador T1, T2, T3 o T4, parpadeará relativamente lento. Puede parpadear más de un tiempo a la vez.

Ajuste del Conteo Descendente:

1. Oprima T1, T2, T3 o T4 a su elección. En el modo de TIMER el color no parpadea y se muestra el correspondiente T1, T2, T3 o T4 temporizador.
2. Oprima el botón HORA para avanzar por horas.
3. Oprima el botón MINUTOS para avanzar por minutos.
4. Oprima el botón SEGUNDOS para avanzar por segundos.
5. Oprima el botón HORA, MINUTOS o SEGUNDOS por 2 segundos para avanzar rápidamente para alcanzar el dígito deseado.
6. Oprima el botón CLEAR para poner la memoria del correspondiente temporizador en 00H00M00S.
7. Oprima el botón de HORA y BORRAR simultáneamente para borrar solamente el valor de horas.
8. Oprima el botón de MINUTOS Y BORRAR simultáneamente para borrar solamente el valor de minutos.
9. Oprima el botón de SEGUNDOS Y "BORRAR simultáneamente para borrar solamente el segundo dígito.

Contador descendente START/STOP

1. Una vez que se ajustó el temporizador oprima el botón de START/STOP una vez. El contador comenzará a operar con una resolución de 1 segundo.
2. Oprima el botón de START/STOP una vez para detener el conteo descendente.
3. Oprima el botón de START/STOP una vez más para continuar el conteo detenido y terminar.

Alarma de Contador descendente.

1. Cuando el contador llega a cero en el modo de temporizador, se escuchará el zumbador.
2. Cuando el contador llegue a cero, pero tenga el monitor en el reloj, sonará el zumbador y parpadeará lentamente el temporizador elegido.
3. Cuando dos temporizadores suenan al mismo tiempo, uno se mostrará en la pantalla y el otro parpadeará relativamente lento.
4. Oprima cualquier botón para detener el conteo de la alarma.

Memoria del Temporizador:

1. Oprima el botón de START/STOP para llamar la memoria con el último ajuste elegido. Oprima de nuevo el botón de START/STOP para comenzar el conteo.

Modo de Cronómetro:

1. En el modo temporizador, borre el tiempo oprimiendo el botón BORRAR.
2. Oprima el botón START/STOP para comenzar el conteo ascendente con resolución de 1 segundo.
3. Oprima el botón de START/STOP para detener el conteo, cuando el contador llegue al valor de 00H00M00S.

Cambio de Batería:

Con una moneda abra la tapa de batería siguiendo las instrucciones de la flecha. Retire la batería dañada e inserte una nueva de 1.5V tamaño G13. Asegúrese que la marca " + " indique hacia arriba. Cierre la tapa de nuevo.

Sujetador de clip.


El contador se puede colocar en una camisa o bolsa mediante el sujetador clip que se encuentra en la parte posterior del contador.

Accesorio magnético.

El contador se puede colocar sobre superficies metálicas usando el Imán localizado en la parte posterior del contador.

Colocación sobre la mesa.

El contador se puede colocar sobre cualquier superficie, levantando su barra posterior del contador de manera que quede abierta.

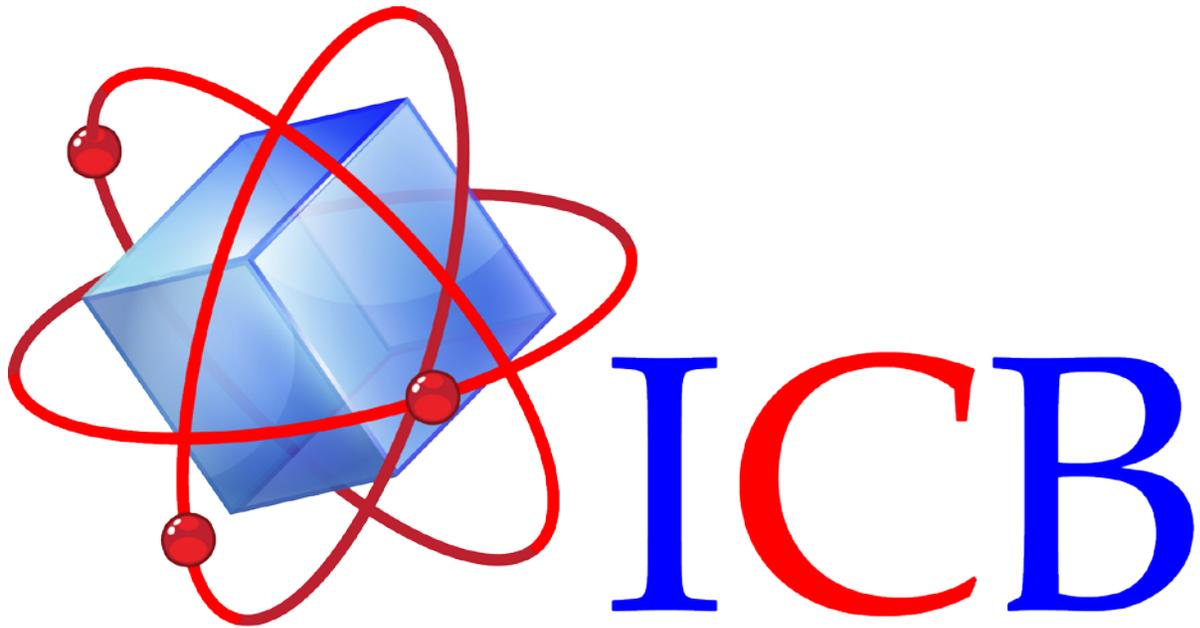

Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:
Conmutador (33)36288333
Visite nuestra página web www.icb-mx.com
E-mail info@icb-mx.com