


*Agitador  
Vortex Mini*

(AVD100272)

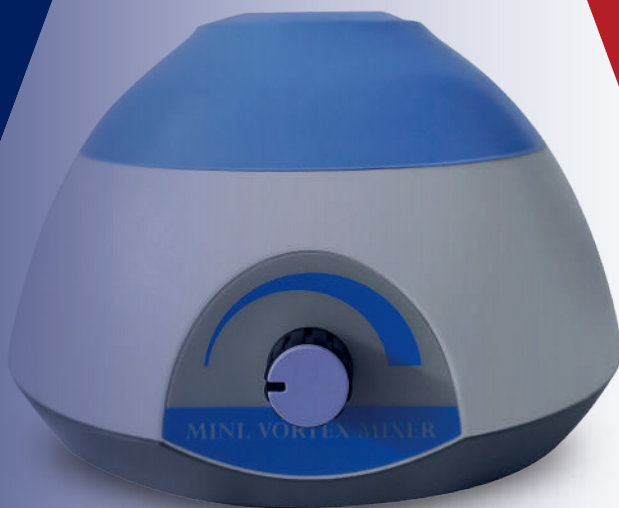

# Contenido

Introducción	2
Instalación	2
Forma de uso	2
Guía de solución de problemas	3
Diagrama de circuito	3

## Introducción

El mezclador vortex es un equipo esencial en todo tipo de laboratorios ya sean clínicos, industriales, de investigación donde se requiera una mezcla precisa y confiable.

- (1) Cabezal de Mezclado
- (2) Perilla de control de velocidad

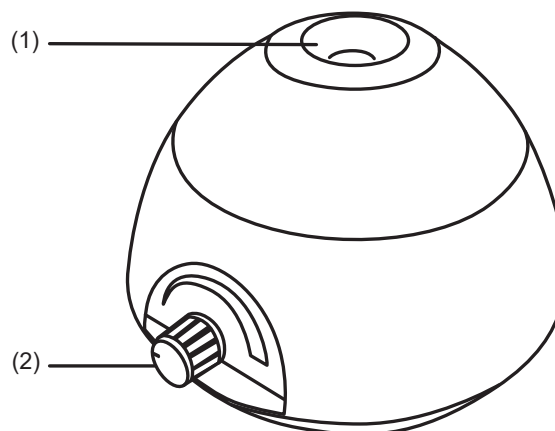


Fig. 1

## Instalación

- Coloque el mezclador vortex sobre una mesa de trabajo plana y estable.
- Coloque el mezclador vortex de forma segura lejos del borde del banco para evitar que la mezcla de vórtice se caiga de la parte superior del banco.
- Enchufe el mezclador vortex en un tomacorriente con conexión a tierra adecuada.

## Forma de uso

Tome el tubo a mezclar y presione hacia abajo contra el cabezal para activar la acción de mezcla. Gire la perilla de control de velocidad para establecer la velocidad de mezcla deseada. Cuando termine de mezclar, levante el tubo hacia arriba

## Guía de solución de problemas

**Precaución:** Desconecte siempre el cable de alimentación antes de solucionar el problema.

Problema	Causa	Remedio
Instrumento inoperativo	EL cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Enchufe el cable a la toma de corriente.
	Salida de potencia muerta.	Cambie a una salida diferente.
	Componente electrónico defectuoso.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
El motor no gira	El motor está descompuesto.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	La placa de circuito impreso está dañada.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
La velocidad no se puede controlar	Control de velocidad descompuesto.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	La placa de circuito impreso está dañada.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.

Tabla 1.

### Diagrama de circuito


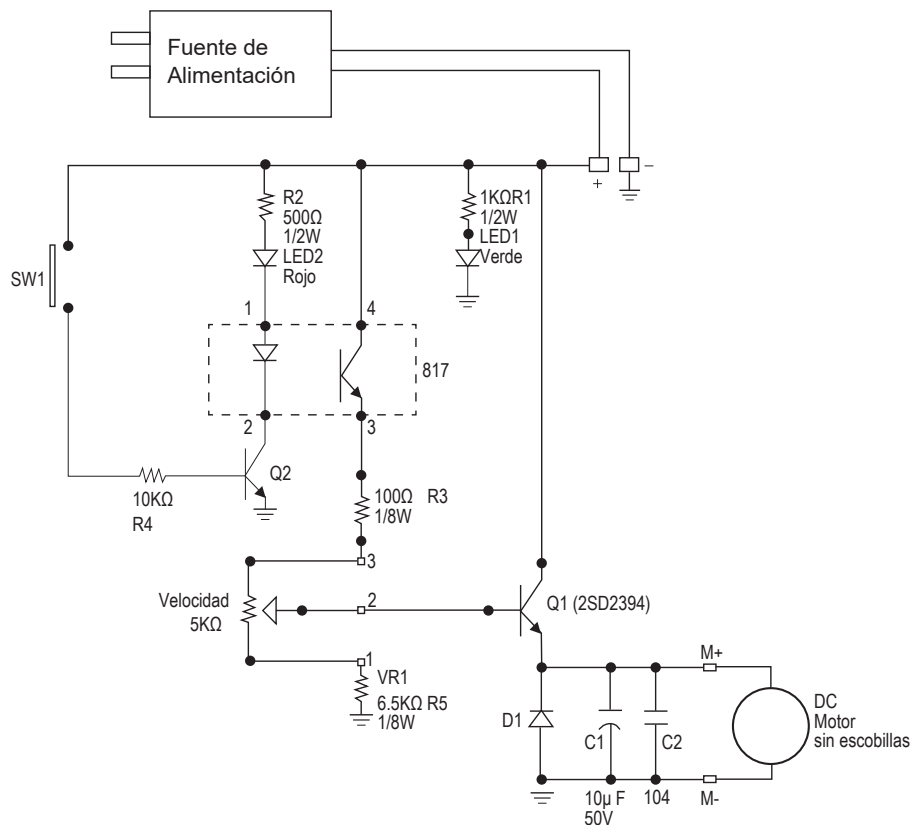


Fig. 2

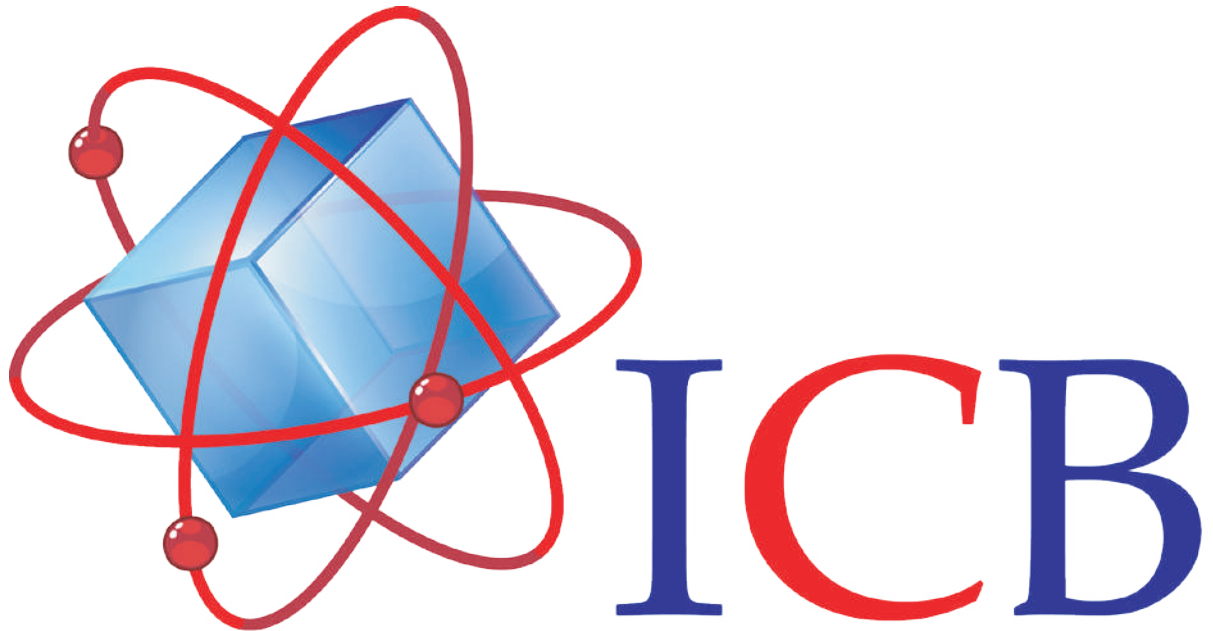

Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.

Volcán Parícutín # 5103, El Colli 1º. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:

Conmutador (33)36288333

Visite nuestra página web <http://icb.mx>

E-mail [atencionclientes@icb-mx.com](mailto:atencionclientes@icb-mx.com)