



# Mini Micropipeta Volumen Fijo



9001:2015  
13485:2016



Conformidad  
Europea

Para más información



# Especificaciones

**Rango de Volumen**    **Código interno (SKU)**

5 µl	MPI103661
10 µl	MPI103622
20 µl	MPI103637
25 µl	MPI103645
50 µl	MPI103653
100 µl	MPI103614
200 µl	MPI103796
250 µl	MPI103807
500 µl	MPI103815
1000 µl	MPI103781



Garantía  
1 año



9001:2015  
13485:2016



Conformidad  
Europea



12.5  
cm

\*Medidas aproximadas

# Accesorios

  

Volumen	Prec. ±%	CV ±%
5 µl	2.5	1.5
10 µl	1.2	0.8
20 µl	1	0.5
25 µl	1	0.4
50 µl	1	0.4
100 µl	0.8	0.3
200 µl	0.8	0.3

Los límites de error mencionados anteriormente están de acuerdo con el volumen indicado en el instrumento. Estos se obtienen utilizando el instrumento con agua destilada en equilibrio, a una temperatura ambiente de 20°C mientras se opera de manera suave y constante.

Instrucciones de uso:

- 1- Coloque una punta compatible en el cono de la micropipeta.
- 2- Presione el émbolo hasta el fondo. Sumerja 2-4 mm de la punta en el líquido deseado y suelte el émbolo. El líquido llenará la punta.
- 3- Presione el émbolo nuevamente hasta el fondo para dispensar el líquido nuevamente en el dispositivo.
- 4- Mientras mantiene presionado el émbolo, toque la punta con el costado del dispositivo para dispensar cualquier líquido restante.
- 5- Suelte el émbolo, ignore los restos de líquido que quedan en la punta. La micropipeta está lista para usar. Repita los pasos 2 al 4.

  
Ingeniería Científica Biotecnológica S.A. de C.V.  
Ingeniería Científica Biotecnológica S.A. de C.V.  
Volcán Parícutin 5103, El Coll Urbano Irs Sección,  
C.P. 48070, Zapopan, Jalisco, México.  
Contacto: (3336)286333

Vease instructivo anexo
Hecho en India



Muestra de punta

Instrucciones de uso

# Características

Diseñada par uso cómodo



Resultados precisos con su pistón de dos pasos.



Toralmente autoclavable



Diseñado para puntas universales



## Características Complementarias

Óptimo para trabajar pipeteo inverso





Ingeniería Científica  
Bionanomolecular S.A. de C.V.

**Contacto:**

Conmutador: (33)36288333  
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>  
E-mail: [atencionaclientes@icb-mx.com](mailto:atencionaclientes@icb-mx.com)

Volcán Paricutín # 5103,  
El Colli 1<sup>a</sup>. Sección,  
Zapopan, Jalisco 45070