


2019

ICB Vortex 1000 & 2000


Agitador vortex

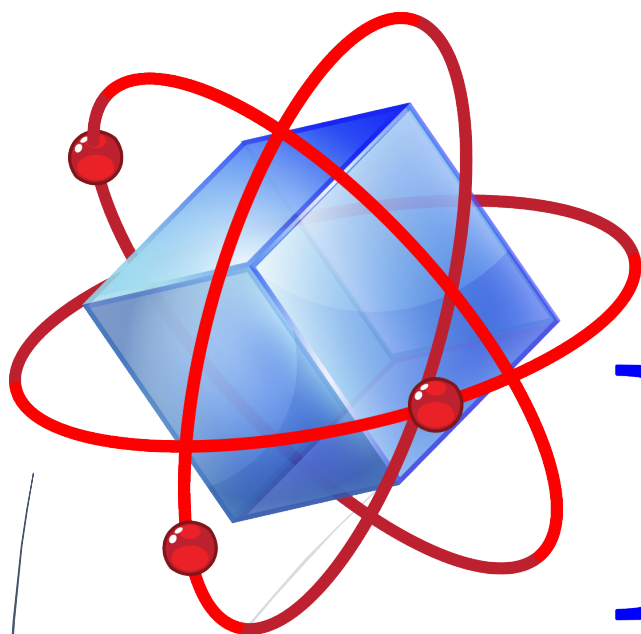

ICB


DIAGRAMA DE CIRCUITO

VORTEX MIXER MODEL: VM-1000 VM-2000

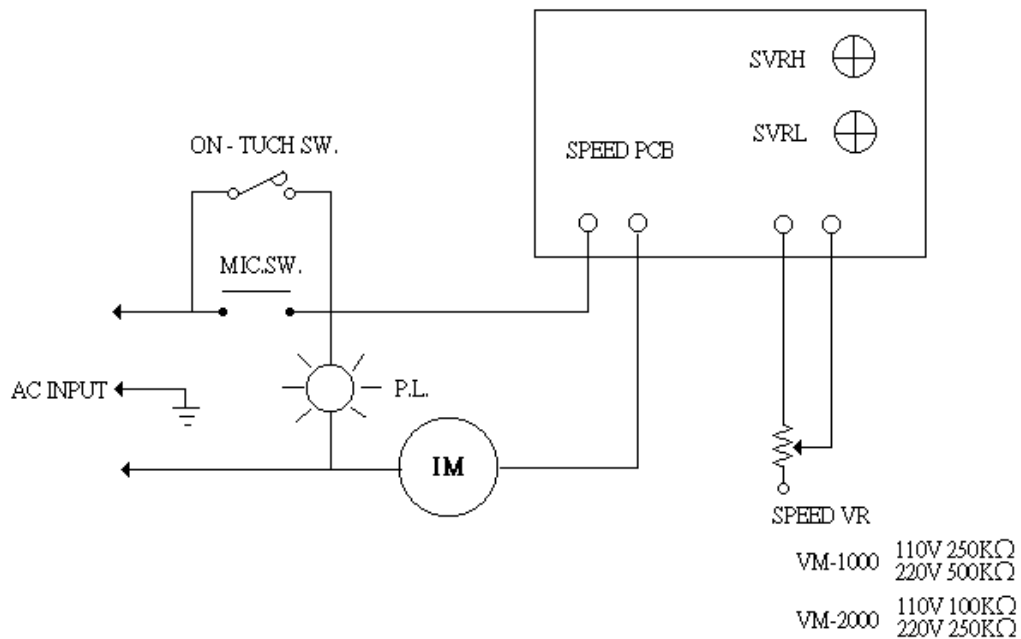

MANUAL INSTRUCTIVO

- (1) CABEZA DE GOMA
- (2) INDICADOR DE PODER
- (3) CONTROL DE VELOCIDAD
- (4) INTERRUPTOR
(VM-1000: ON/TOUCH
VM-2000: AUTO. /OFF/TOUCH)

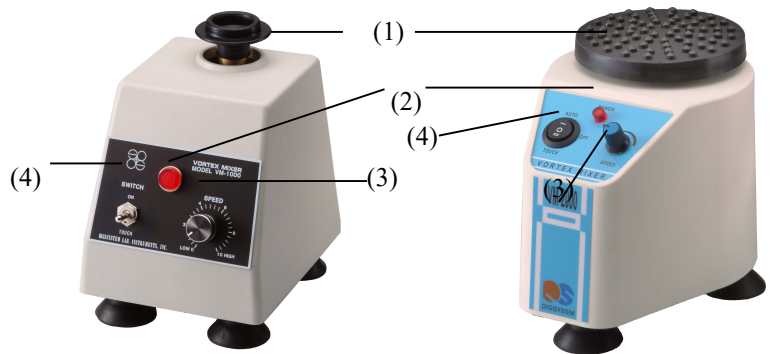

1. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente.
2. Coloque el "INTERRUPTOR" (4) en la posición "TOQUE". La unidad funcionará tan pronto como toque la "CABEZA DE GOMA" (1). El "INDICADOR DE PODER" (2) se ilumina.
3. Coloque el "INTERRUPTOR" (4) en la posición "ON" (o "AUTO" para VM-2000), la unidad se ejecutará automáticamente. El "INDICADOR DE PODER" (2) se ilumina.
4. Gire el "CONTROL DE VELOCIDAD" (3) a la velocidad requerida.


Advertencia: Para evitar daños no deje trabajando el motor y una vez terminado el trabajo apáguelo.

MANUAL DE SERVICIO

Guía de solución de problemas

Precaución: Desconecte siempre el cable de alimentación antes de *solucionar problemas*.

Problemas	Causa	Remedio
Instrumento inoperante	Cable de alimentación no conectado a la toma de corriente.	Enchufe el instrumento.
	Salida de potencia muerta.	Cambie a una salida diferente.
	Componente electrónico defectuoso.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
La copa/plataforma de goma no gira	El interruptor no está en la posición "ON" o "TOUCH"	Coloque el interruptor en Posición "ON" o "TOUCH".
	La varilla de latón excéntrica no funciona bien.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	El interruptor está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	El motor está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	La placa de PC está rota.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
La velocidad no se puede controlar	La resistencia variable se rompe	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	La placa de PC está rota.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
Hay un gran ruido durante la operación	La varilla de latón excéntrica no funciona bien.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
	Cinturón que es para fijar la varilla de latón excéntrico no funciona bien.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.
La función "TOUCH" no puede funcionar	El interruptor no está en la posición "TOUCH"	Coloque el interruptor en Posición "TOUCH".
	El botón de arranque debajo del motor está roto.	Póngase en contacto con su distribuidor para su reparación.

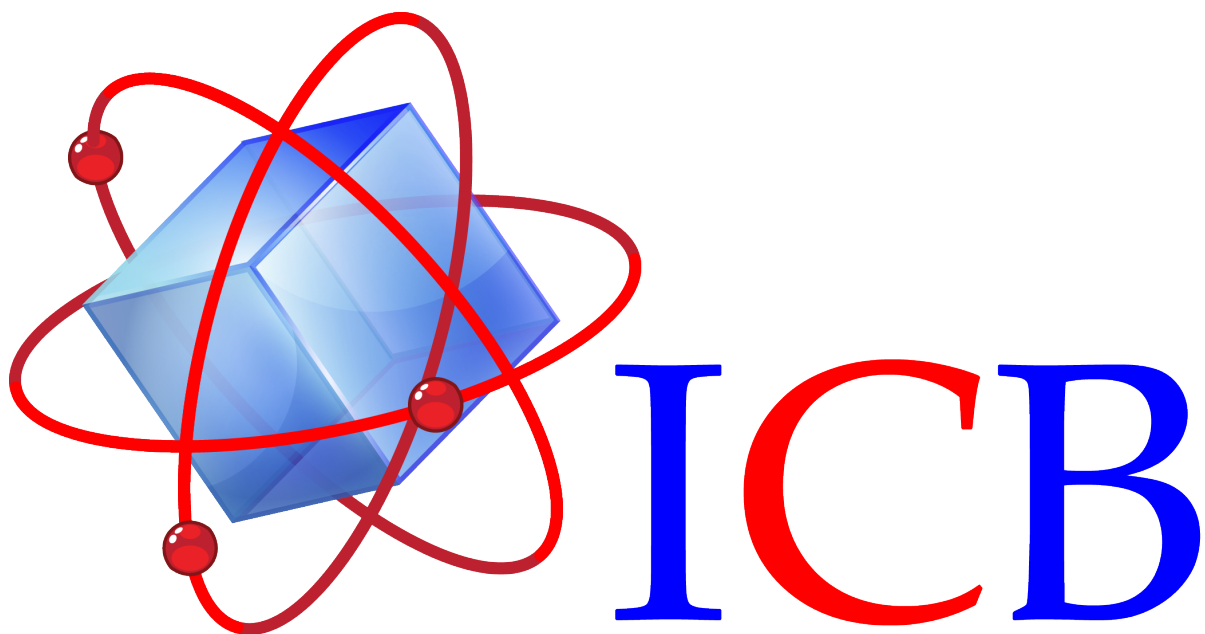

Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.

Volcán Parícutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:

Conmutador (33)36288333

Visite nuestra página web www.icb-mx.com

E-mail info@icb-mx.com