

Mezclador de 15 Tubos

(MTI103301)



Contenido

Introducción	2
Características	2
Instalación	2
Operación	2
Especificaciones técnicas	2
Funcionamiento	3
Información de seguridad	3
Guía de solución de problemas	3
Accesorios adicionales	3
Política de garantía	3

Introducción

El mezclador de tubos ICB es un equipo esencial en todo tipo de laboratorios ya sean clínicos, industriales, de investigación donde se requiera una mezcla delicada, segura y prolongada. Su superficie antideslizante evita que las muestras puedan ser mezcladas sin preocupación de que se rompan.

Características

- Superficie antideslizante
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón
- Plataforma autoclavable a 121°C por 15 min
- ISO 9001
- ISO 13485x

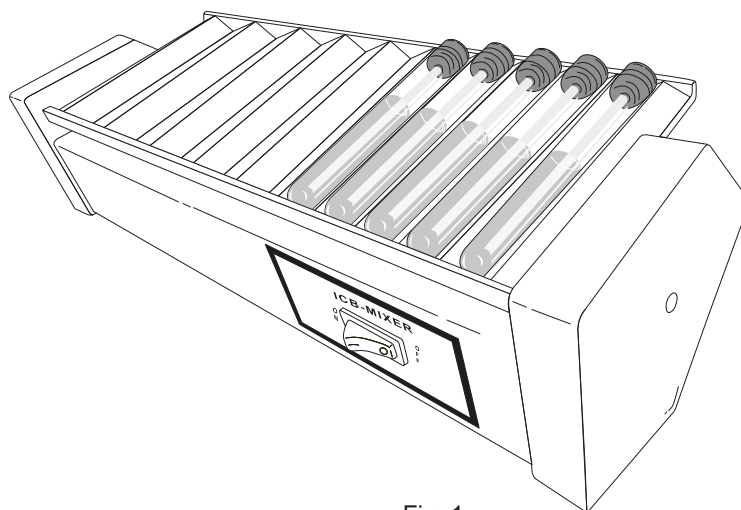


Fig. 1

Instalación

- Coloque el mezclador ICB sobre una mesa de trabajo plana y estable.
- Enchufe el mezclador en un tomacorriente con conexión a tierra adecuada.

Operación

Especificaciones técnicas

- | | |
|---|--|
| • Velocidad: 24 RPM | • Cable de alimentación: Cable trifásico de 1.6 m |
| • Dimensiones del equipo: 347 x 119 x 126 mm | • Consumo: 4 W |
| • Dimensiones de plataforma: 300 x 115 mm | • Peso: 2.2 Kg |
| • Capacidad máxima: 15 tubos | • Ruido: ≤ 60 dBA |
| • Voltaje: 110V/60Hz | |

Funcionamiento

Acomode tantos tubos como desea mezclar, y coloquelos uno tras otro. Una vez colocados todos los tubos, presionar el interruptor de encendido y esperar el tiempo deseado.

Cuando acabe el tiempo, apagar el interruptor y retire los tubos uno a uno.

Información de seguridad

- Asegúrese de cerrar bien los tubos o contenedores que se usen con este equipo.
- Si el equipo mezcla con un ritmo anormal, favor de reducir la velocidad.
- Asegúrese de usar equipo de protección adecuado acorde a las sustancias que se mezclan.
- Asegúrese de que los tubos o contenedores estén en buen estado antes de mezclar.
- Procure no mover el mezclador mientras el equipo está en operación

Guía de solución de problemas

Precaución: Desconecte siempre el cable de alimentación antes de solucionar el problema.

Problema	Causa	Remedio
	El cable de alimentación no está conecado a la toma de corriente.	Enchufe el cable a la toma de corriente
Instrumento inoperativo	Toma de corriente sin voltaje	Cambie a una salida diferente
	Componente electrónico defectuoso	Póngase en contacto con nosotros
El motor no gira	El motor está descompuesto	
	La placa de circuito impreso esta dañada	
La luz del interruptor no enciende	Interruptor desconectado	Cambie el fusible por un
	Fusible quemado	

Tabla1.


Contáctenos a través de www.icb.mx

Accesorios adicionales

- 1 cable de alimentación trifásico de 1.6 metros.

Política de garantía

Conozca nuestra política de garantía en <https://icb.mx/garantia-icb/>

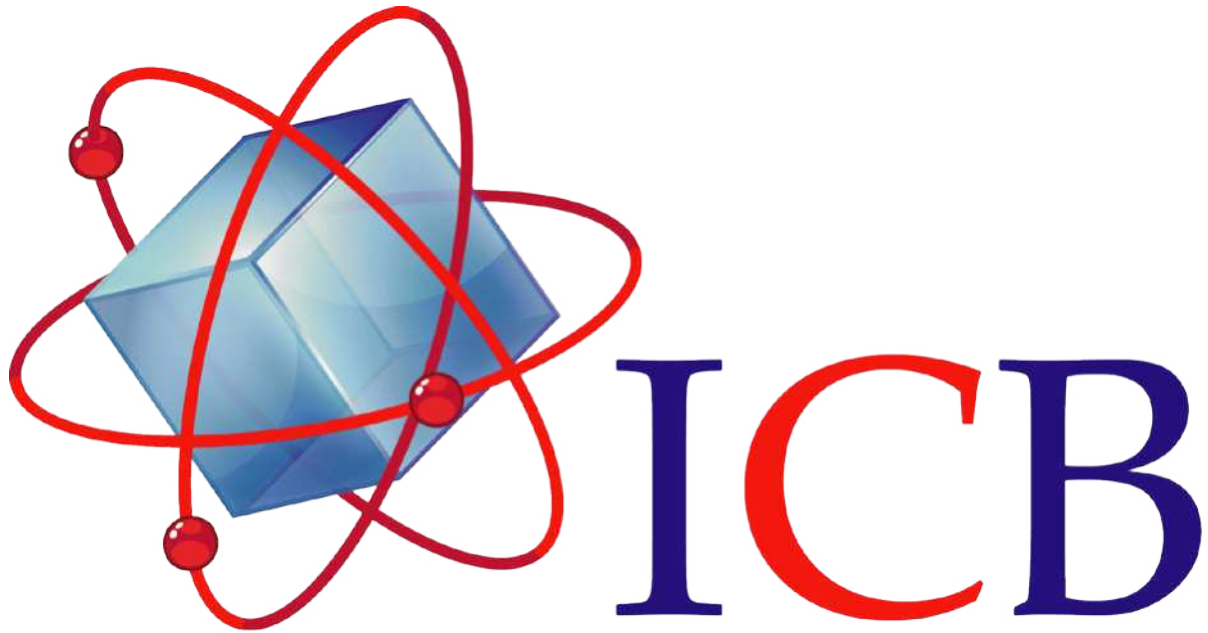

Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.

Volcán Parícutín # 5103, El Colli 1º. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:

Conmutador (33)36288333

Visite nuestra página web <http://icb.mx>

E-mail atencionaclientes@icb-mx.com